


MESTRA®

SOPORTE FRESADOR - PARALELÓMETRO V3
MILLING SUPPORT - V3 PARALLELOMETER
SUPPORT MACHINE A FRAISER - PARALLELOMETRE V3
R-080410

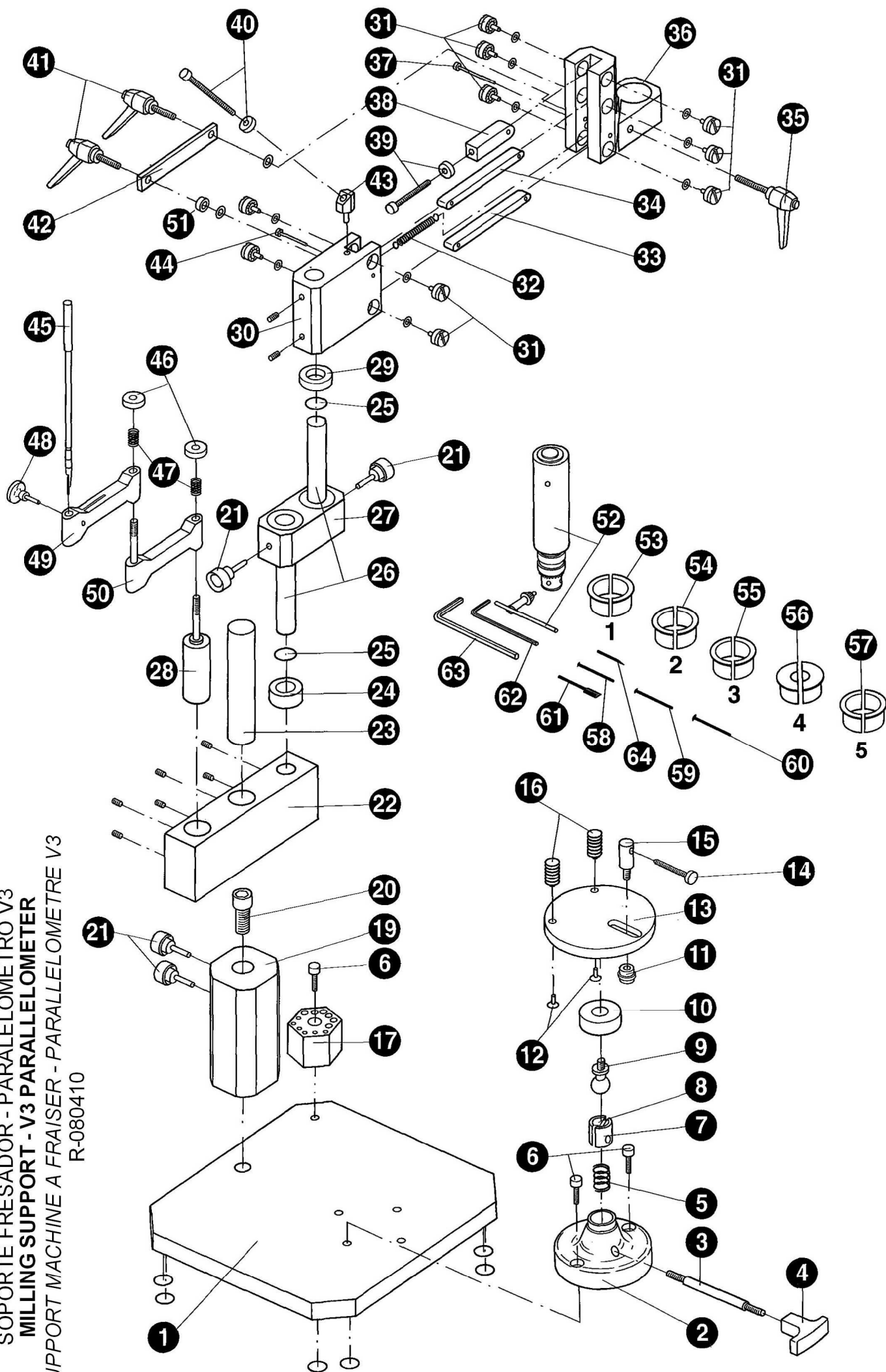

MESTRA®

SOPORTE FRESADOR - PARALELÓMETRO V3
MILLING SUPPORT - V3 PARALLELOMETER
 SUPPORT MACHINE A FRAISER - PARALLELOMETRE V3
 R-080410

Nº	Ref.	Descripción	Description
1	080410-01	Base	Base
2	080410-02	Base porta modelos	Model holder base
3	080410-03	Varilla bloqueo	Locking bar
4	080410-04	Manilla bloqueo	Locking handle
5	080410-05	Muelle de rotula	Spring ball socket
6	030120-03	Tornillo base y portaminas	Model holder screw
7	080410-07	Casquillo de rotula	Ball socket housing
8	080410-08	Casquillo de rotula roscado	Threaded ball socket housing
9	080410-09	Rotula de soporte	Ball socket
10	080410-10	Tuerca fija rotula	Ball socket nut
11	080410-11	Tuerca aguja de centrado	Centering needle nut
12	080410-12	Tornillo topes	Centering stop screws
13	080410-13	Mesa porta modelos	Model holder table
14	080410-14	Tornillo de centrado	Centering screw
15	080410-15	Porta tornillo de centrado	Centering screw holder
16	080410-16	Topes base porta modelos	Model holder base stops
17	080410-17	Portaminas	Pen holder
19	080410-19	Columna central	Center column
20	080410-20	Tornillo columna central	Center column screw
21	080410-21	Pomos sujeción	Knobs
22	080410-22	Soporte árboles	Tree support
23	080410-23	Varilla columna central	Center column bar
24	080410-24	Casquillo plástico árbol giratorio	Rolling tree plastic housing
25	080410-25	Arandela árbol giratorio	Rolling tree washer
26	080410-26	Varilla árbol giratorio	Rolling tree bar
27	080410-27	Cuerpo árbol giratorio	Rolling tree body
28	080410-28	Árbol de paralelómetro	Paralelometer tree
29	080410-29	Casquillo plástico pequeño	Small housing
30	080410-30	Pieza porta articulación	Articulation piece
31	080410-31	Tornillo con rodamiento	Roller screw
32	080410-32	Muelle de articulación	Articulation spring

Nº	Ref.	Descripción	Description
33	080410-33	Bielas de articulación	Articulation connection rod
35	080410-35	Manilla de bloqueo micromotor	Locking handle
36	080410-36	Porta micromotor	Milling clip
37	080410-37	Tornillo porta motor pavonado	Motor holder screw
38	080410-38	Porta tornillo regulación	Regulation screw holder
39	080410-39	Tornillo y tuerca regulación	Regulation screw and nut
41	080410-41	Manilla de bloqueo altura	Height locking handle
42	080410-42	Biela de elevación	Elevation connection rod
43	080410-43	Porta tornillo regulación	Regulation screw holder
44	080410-44	Tornillo porta articulación	Articulation holder screw
45	050311	Lapicero completo	Complete pen
46	050310-21	Tuerca de articulación	Articulation nut
47	050310-20	Muelle articulaciones	Articulations spring
48	050310-25	Tuerca fijación lápiz	Pen fixation nut
49	050310-24	Segunda articulación	Second articulation
50	050310-22	Primera articulación	First articulation
51	080410-51	Casquillo soporte elevación	Elevation support bushing
52	080410-52	Porta brocas completo	Drill holder complete
53	080410-53	Casquillo micromotor 1	Micromotor bushing 1
54	080410-54	Casquillo micromotor 2	Micromotor bushing 2
55	080410-55	Casquillo micromotor 3	Micromotor bushing 3
56	080410-56	Casquillo micromotor 4	Micromotor bushing 4
57	080410-57	Casquillo micromotor 5	Micromotor bushing 5
58	050310-30	Ala punta recta varilla	Straight point
59	050310-32	Punta ala 0,25	0,25 point
60	050310-33	Punta ala 0,50	0,50 point
61	050310-34	Punta ala 0,75	0,75 point
62	080410-62	Llave Allen 3 mm	3 mm allen wrench
63	080410-63	Llave Allen 5 mm	5 mm allen wrench
64	050310-31	Espátula paralelómetro	Paralelometer spatula